

BADANIA BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

RUNDA Nr 01/2023

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z PRÓBKAMI

1. PRZESYŁKA ZAWIERA:

- Próbki do badań jakościowych i/lub ilościowych zgodnie ze zgłoszeniem Uczestnika
- Rejestrator temperatury
- Zaadresowaną kopertę zwrotną do odesłania rejestratora temperatury
- Wkłady chłodzące

2. ZWROT REJESTRATORA TEMPERATURY

Rejestrator temperatury należy odesłać Organizatorowi badań biegłości w ciągu 24 godzin od otrzymania próbek w załączonej kopercie zwrotnej listem poleconym. Nie odesłanie rejestratora skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 500 zł brutto.

3. WYKONANIE BADAŃ

Przed przystąpieniem do wykonania badań próbki należy przechowywać w temperaturze 1-5 °C.

Do **oznaczeń jakościowych** należy przystąpić w ciągu 24 godzin od otrzymania próbek. Uczestnik ma możliwość wyboru metody badania. Do każdego oznaczenia przeznaczone są dwie niezależne próbki, z których każda oznakowana jest niepowtarzalnym kodem cyfrowym.

Do **oznaczeń ilościowych** należy przystąpić w dniu otrzymania próbek. Uczestnik ma możliwość wyboru metody badania. Do każdego oznaczenia przeznaczona jest jedna próbka oznakowana niepowtarzalnym kodem cyfrowym.

Kody otrzymanych próbek należy wpisać w odpowiednie pola w formularzu raportowania wyników PT w serwisie elektronicznym dostępnym pod adresem <http://eklient.piwet.pulawy.pl>.

Sposób postępowania:

- dla kierunków jakościowych
 - **wykrywanie obecności enterotoksyn gronkowcowych w szynce**
Próbkę stanowi liofilizat matrycy. Próbkę uwodnić w 19 ml wody destylowanej i dalej postępować zgodnie z przyjętą procedurą badawczą do wykrywania enterotoksyn gronkowcowych traktując uwodnioną szynkę jako 25 g próbkę.

- dla kierunków ilościowych

– **oznaczanie liczby koagulazo-dodatnich *Staphylococcus* spp. w mleku**

Odmierzyć odpowiednią ilość próbki i postępować zgodnie z zasadami wybranej metody badania.

UWAGA: Próbkę zapakowaną w jałowy woreczek ochronny. W przypadku ewentualnego wycieku próbki, należy próbkę pobrać bezpośrednio z woreczka zachowując warunki jałowości.

4. PRZEKAZANIE WYNIKÓW

Po zakończeniu badań uzyskane wyniki należy raportować po zalogowaniu w serwisie elektronicznym dostępnym pod adresem <http://eklient.piwet.pulawy.pl>, w **nieprzekraczalnym terminie do 03 listopada 2023 r.**

Sprawozdanie z badań biegłości rundy nr 01/2023 będzie dostępne w w/w miejscu w terminie **od 15 grudnia 2023 r.**